 <b>ACEQ</b> LABORATORIOS Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	<b>REPORTE TÉCNICO</b>	<b>Código:</b>	SG-SST-ADM-37
		<b>Vigencia:</b>	2018-07-01
	<b>PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO</b>	<b>Versión:</b>	1

## Reporte Técnico

**N° M1-137**

**Fecha:** 20/01/2023

**Cliente:** EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
**Dirección:** Calle 13 N° 6A - 58  
**Teléfono:** 601 - 3138718 586 **Ciudad:** MÁLAGA - SANTANDER  
**Persona de contacto:** LEIDY YURANY GUALDRON SANDOVAL

### Datos del equipo


**Equipo:** Incubadora  
**Modelo:** 525D  
**Marca:** Fisher Scientific  
**Serial N°** 40100002  
**Servicio requerido**
☐ Garantía
 ☐ Mantenimiento
 ☒ **x**

### Descripción de la inspección técnica

- Se hace revisión visual del equipo y se encuentra las parrillas oxidadas, por el uso cotidiana

### Descripción del procedimiento realizado

- Se realiza limpieza general y verificación del estado del cableado eléctrico
- El material aislante se encuentra desgastado
- Se hace verificación de temperatura y funciona perfectamente

 <b>ACEQ</b> <b>LABORATORIOS</b> Accesorios y Equipos NIT. 901.193.178	<b>REPORTE TÉCNICO</b>		<b>Código:</b>	SG-SST-ADM-37
			<b>Vigencia:</b>	2018-07-01
	<b>PERTENECE AL PROCESO ADMINISTRATIVO</b>		<b>Versión:</b>	1

## **Conclusiones**

- El equipo queda funcionando con normalidad a la fecha del mantenimiento
- Se sugiere cambio de parrillas, no usar papel aluminio sobre éstas, ya que la efectividad del calentamiento no es uniforme dentro de la cámara del equipo
- Adicionalmente, se recomienda mejorar el material aislante, para asegurar una correcta homogeneidad del equipo.
- También se recomienda el cambio de la tornillería interna, ya que presenta oxidación
- Se sugiere mantenimiento preventivo y calibración al menos una vez al año

<b><i>¿Hubo puntualidad en el servicio?</i></b>		<b><i>¿Cómo califica la calidad del servicio?</i></b>		<b><i>¿Cómo evalúa el conocimiento del técnico?</i></b>		<b><i>¿Cree que el tiempo de reparación fue adecuado?</i></b>	
<i>Muy buena</i>		<i>Muy buena</i>		<i>Muy buena</i>		<i>Muy buena</i>	
<i>Buena</i>		<i>Buena</i>		<i>Buena</i>		<i>Buena</i>	
<i>Mala</i>		<i>Mala</i>		<i>Mala</i>		<i>Mala</i>	
<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>		<i>Muy mala</i>	

***Agradecemos enviar esta encuesta por correo electrónico.***

Persona a cargo

Cliente

\_\_\_\_\_  
Julián Sandoval

**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

[sosporte@aceqlaboratorios.com.co](mailto:sosporte@aceqlaboratorios.com.co) - Cra. 93B - 132B-35 - Planta

Tel. 313 4788252- Bogotá D.C - Colombia